



## Mikrowelle mit iPhone Bedienung und Mikrowellen-Aufschluss-App „One Touch“ im Mikrowellengerät Mars 6



In den letzten Jahren haben ökonomische Arbeitsmethoden zur Probenvorbereitung in den Labors im grossen Umfang Einzug gehalten.

So werden Säureaufschlüsse, mikrowellenbeschleunigte Lösemittelextraktionen, Probentrocknungen, Proteinhydrolysen, Synthesen und weitere präparative Arbeiten in Mikrowellen-Laborgeräten durchgeführt. CEM stellt nun in der 6. Gerätegeneration mit dem Mars 6 ein völlig neues Mikrowellen-Laborgerät vor.

### WAS IST DAS BESONDERS NEUE AM MARS 6?

Das Mars 6 setzt einen ganz neuen Standard hinsichtlich der einfachen Bedienung. So erfolgt die Bedienung des Laborgerätes mit der iPhone Technik.

Vergleichbar zu den iPhone Apps verfügt das Mars 6 über eine Mikrowellen-Aufschluss-App.

Diese Mikrowellen-App, genannt „One Touch“, ermöglicht den Mikrowellen-Aufschluss mit nur einem Knopfdruck auf dem eingebauten iPhone Touch Screen im Mars 6.

Hinter dieser Neuheit steht die einprogrammierte Erfahrung von 30 Jahren Mikrowellen-Aufschlusstechnik in den automatischen Aufschlussmethoden.

Das Mars 6 erkennt alle relevanten Aufschlussparameter selbst, so dass nach nur einem Knopfdruck auf diese „One Touch“ App der Aufschluss automatisch erfolgt.


Dieses beinhaltet die Steuerung der Reaktionsparameter Zeit, Druck und Temperatur, Anzahl der Behälter und Behältertyp. Außerdem werden die Temperaturen sämtlicher Behälter auf dem iPhone Touch-Screen des Mars 6 visuell dargestellt. Die neuartige Sensortechnik kontrolliert direkt die Reaktionskinetik der Aufschlussreaktionen und regelt daraufhin die optimale Mikrowelleneinwirkung. Ein eingebauter Drucker gibt alle Daten heraus und die USB Schnittstellen ermöglichen eine Anbindung an PC's. Eine eingebaute Kamera überwacht zudem die Reaktionsverläufe der Aufschlüsse.

Eine weitere Besonderheit stellen die integrierten Schulungsfilme dar. Ein aufwändiges Blättern in Handbüchern entfällt, da alle Arbeitsschritte abgefilmt sind und auf Knopfdruck vom Anwender angeschaut werden können.

**Einfacher geht es nicht!** [www.mikrowellen-aufschluss.de](http://www.mikrowellen-aufschluss.de)



Einsetzen der Aufschlussbehälter ins Mars 6

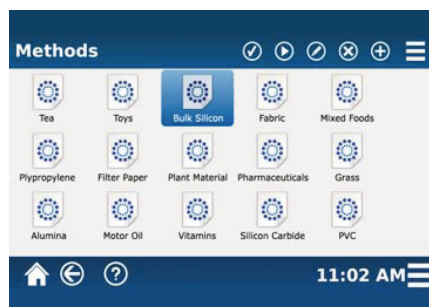

Auswahl der Aufschluss-App, z. B. PVC oder Lebensmittel



„One Touch“ Start der App mit nur einem Knopfdruck.



CEM GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 9  
D-47475 Kamp-Lintfort

Tel.: 02842/9644-0  
Fax: 02842/9644-11

Internet: [www.cem.de](http://www.cem.de)  
E-Mail: [info@cem.de](mailto:info@cem.de)